

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进：

- 57.1027.0013，适用于操作系统版本 008

对比固件版本：

- 57.1027.0012，适用于操作系统版本 008

2 新功能

已整合以下新功能：

- 以所有语言执行了**用户自定义天平**（CRM-72651）。

3 改进

进行了以下改进：

- **电极测试**改为了**电极检查**，并翻译成了所有语言（CRM-72156）。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 滴定停止得过早，在用户自定义停止时间之前（TITR-34994）。
- 报告打印错误，某些行打印了两次，同时缺少其它行（TITR-33646、TITR-35204）。
- 在滴定期间，样品添加时间显示随机数值。
- 在手动操作中，**搅拌器**图标在显示屏之间导航时意外改变状态。
- 如果因基于时间的停止标准取消了分析，则在 PDF 报告中缺少滴定曲线。
- **手动操作** ► **加液** ► **ADD**；未根据设定的体积加液。
- 在参数报告中无法正确显示用户参数。

5 已知问题

已知有以下错误：

