

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt neue Funktionen, Änderungen und Verbesserungen folgender Firmware-Version:

- 57.1027.0013 für Betriebssystemversion 008

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 57.1027.0012 für Betriebssystemversion 008

2 Neue Funktionen

Folgende neue Funktionen wurden integriert:

- Waage **Benutzerdefiniert** implementiert in allen Sprachen (CRM-72651).

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- **Elektrodentest** wurde geändert zu **Elektrodencheck** und in allen Sprachen übersetzt (CRM-72156).

4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Die Titration stoppt zu früh, vor der benutzerdefinierten Stoppzeit (TITR-34994).
- Druckfehler bei Report; manche Zeilen werden doppelt gedruckt, während andere Zeilen fehlen (TITR-33646, TITR-35204).
- Während der Titration zeigt die Probenzugabezeit einen zufälligen Wert.
- In der Manuellen Bedienung ändert das Icon **Rührer** beim Navigieren zwischen Bildschirmen unerwartet den Status.
- Falls die Analyse aufgrund der zeitbasierten Stoppkriterien abgebrochen wurde, fehlte die Titrationskurve im PDF-Report.
- **Manuelle Bedienung ► Dosieren ► ADD**; Dosieren erfolgt nicht gemäss eingestellttem Volumen.

