

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Unterschiede zwischen der neuen Softwareversion **MagIC Net 3.1 Patch 1 (Build 113-1)** und der Vorgängerversion **MagIC Net 3.1 (Build 113)**.

2 Behobene Fehler und Probleme


Programmteil Datenbank

- Bei einem Wechsel von der Datenbankansicht zum Arbeitsplatz und wieder zurück wurde in der Datenbank anstelle des zuvor vom Anwender ausgewählten Eintrags immer der oberste Eintrag ausgewählt.
- Der Versuch, nach einem Update auf MagIC Net 3.1 Reports von alten Bestimmungen, bei denen der Befehl **Neue Zeile einfügen** in Kombination mit einem Resultatreport verwendet wurde, anzuzeigen oder auszudrucken, führte zu einem Programmabsturz.
- Bestimmungen aus MagIC Net 3.0 oder früheren Versionen, in denen Resultatzuweisungen an Common Variablen definiert waren, konnten unter bestimmten Umständen nicht mehr nachbearbeitet werden.

3 Compliance


Die aktuelle Softwareversion enthält keine Änderungen, welche die Konformität von **MagIC Net** in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.

Herisau, 29. Januar, 2015

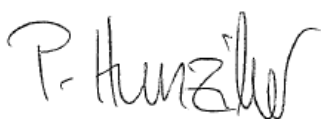

P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung

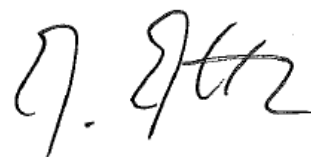

M. Matter

Leiter Qualitätssicherung