

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的错误：

- 57.1028.0003，适用于操作系统版本 001

对比固件版本：

- 57.1028.0002，适用于操作系统版本 001

2 新功能

已整合以下新功能：

- 系统关闭新分为“系统关机”（待机状态）和“系统关闭”。

3 改进

进行了以下改进：

- 已排除不同的写入错误。
- 仪器连接一个 USB 接口时识别性能提高。
- 在方法模板中的“统计”里，数值关被定义为标准。
- 样品列表中增添用于方法段和结果 1 的列。
- 在控制节点固件升级期间，用户无法通过命令行输入命令。
- 缩短了主页上方法段更改所需的时间。
- 删除了打开系统该菜单时显示信息。
- 使用样品列表作业时，插入新的测定自动接受之前测定的方法段。
- 显示屏在启动时将被加载。从而加速了显示屏界面切换时内容的显示。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 报告包含错别字。(TITR-24939)。
- 一旦测定开始，样品窗口无法访问。(TITR-24980)。

5 已知问题

已知有以下错误:

- 无