

1 目的

本文档描述了以下固件版本中的新功能、更改、改进以及已排除的错误：

- 57.1028.0005，适用于操作系统版本 001

对比固件版本：

- 57.1028.0003，适用于操作系统版本 001


2 新功能

已整合以下新功能：

- 无

3 改进

进行了以下改进：

- 将信息**正在关闭系统**调整成为**正在激活 Instant Up**。
在未完全关闭仪器的情况下，无法通过按下按钮  停用显示和操作元件。该功能已存在，现在的新名称为 **Instant Up**。
- 将信息**正在关闭系统**调整成为**正在关闭仪器**。
- 实现了 13 种语言的翻译。

4 排除的错误

以下错误已排除：

- 在结果中，数值非常小（例如 10 µg 水份含量）时，y 轴将显示扁平且难以读取的曲线（TITR-30808）。
现在，y 轴刻度会自动适应数值变化，从而使曲线清晰可读。
- 'Blank'和'KFC-Blank'方法段中的错误。在重启仪器时，不显示与所选方法段匹配的结果（TITR-31015）。
- 仪器无法识别 U 盘（TITR-31448）。

5 已知问题

已知有以下错误：

- 无