

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die behobenen Fehler in den folgenden neuen Firmware-Versionen:

- 5.900.0031
- 5.915.0031
- 5.916.0031


im Vergleich zu den Firmware-Versionen:

- 5.900.0030
- 5.915.0030
- 5.916.0030

2 Behobene Fehler und Probleme

Thema	Beschreibung
Probleme beim Erstellen von PDF-Reporten in Firmware-Version 5.9xx.0030	Das Erstellen von PDF-Reporten funktionierte in den Firmware-Versionen 5.900.0030, 5.915.0030 und 5.916.0030 nicht mehr korrekt, wenn vorgängig von den Versionen 5.900.0010, 5.900.0011, 5.915.0010 und 5.916.0010 direkt auf 5.900.0030, 5.915.0030 und 5.916.0030 aktualisiert worden war. Der Grund dafür war, dass bei dieser Aktualisierung die Version 2.3 der Java Virtual Machine nicht komplett durch die neue Version 2.4 ersetzt wurde.
PCL-Drucker	Die PCL-Drucker funktionierten in den Versionen 5.900.0030, 5.915.0030 und 5.916.0030 nicht.
Absturzhäufigkeit reduziert	Durch ein verbessertes Speichermanagement wird die Absturzhäufigkeit weiter reduziert.

3 Bekannte Fehler

Thema	Beschreibung
Fixtaste 	Der Ausdruck von Screenshots funktioniert nur auf den angeschlossenen Drucker. Beim Erzeugen von Screenshots als PDF wird die PDF-Datei erzeugt, jedoch ohne Inhalt.
HP Office Jet 8000	Der Kurvenausdruck auf HP Office Jet 8000 funktioniert nicht.

4 Compliance


Die aktuelle Firmware-Version 5.900.0031 enthält keine Änderungen, welche die Konformität des 900 Touch Control in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen. Die Firmware-Versionen 5.915.0031 und 5.916.0031 enthalten keine Compliance in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP.

Herisau, 17. Februar, 2015



P. Hunziker

Vizedirektor, Leiter Entwicklung

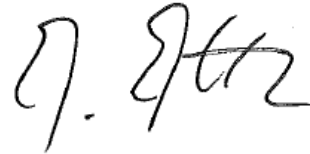

M. Matter

Leiter Qualitätssicherung