

## 1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler und Probleme in folgender Firmware-Version:

- 5.915.0041

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 5.915.0040

## 2 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Maximale Anzahl der Anwender von 99 auf 200 erhöht.
- Ein Backup (inklusive Audit Trail) kann direkt via Netzwerk auf einen PC gesichert werden, wo der unbefugte Zugriff verhindert werden kann. Das Audit Trail kann von dort direkt im Audit Trail Viewer auf dem PC betrachtet werden.

## 3 Behobene Fehler und Probleme

Folgende Fehler und Probleme wurden behoben:

- Während des Druckens mittels NEOs-Thermodrucker konnte es bei der Übertragung von Wägedaten über den USB/RS-232 Converter zu 900 Touch Control (6.2148.050) zu Verbindungsverlust kommen.
- Chinesische Dialogbezeichnungen waren teilweise falsch.
- Überwachung der Zellkonstanten-Kalibriergültigkeit bei Leitfähigkeitsensoren funktionierte nicht.
- Wechseleinheiten und Dosiereinheiten mit korrodierten Pins wurden nicht korrekt überwacht, es wurde keine Fehlermeldung angezeigt.
- Bei manueller Titration mit dem MAT-Befehl konnte es während der Titration zum Einfrieren des Dialogs kommen.



## 4 **Übereinstimmung**

Die vorliegende Firmware-Version enthält keine Änderungen, welche die Konformität des Produkts in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.