

1 Zweck

Dieses Dokument beschreibt die Änderungen, die Verbesserungen sowie behobene Fehler in folgender Firmware-Version:

- 5.916.0043

im Vergleich zur Firmware-Version:

- 5.916.0042

2 Neue Funktionen

- Die manuelle Titration (MAT) kann mit dem Manual Dosing Controller 6.2107.120 über die Remote Box MSB 6.2148.010 gesteuert werden.

3 Verbesserungen

Folgende Verbesserungen wurden erreicht:

- Die Bildlaufleiste (Scroll Bar) reagiert zuverlässiger beim Scrollen der Bildschirmanzeige.


4 Behobene Fehler

Folgende Fehler wurden behoben:

- Während dem Methodenablauf oder während der Bedienung des Gerätes fror die Benutzeroberfläche sporadisch ein.
- Beim Ausdrucken des Berechnungsreports auf den Custom Q3X Drucker kam es bei grossen Berechnungsformeln zu einer Fehlermeldung.
- Die Gültigkeit einer abgelaufenen Variable wurde im Report der Common Variablen falsch ausgegeben.
- Der **[SCAN]** Befehl lief in einen Fehler, falls mit der eingestellten Timeout-Aktion **[Meldung dokumentieren]** der Timeout erreicht wurde.

5 Bekannte Fehler

Folgende Fehler sind bekannt:

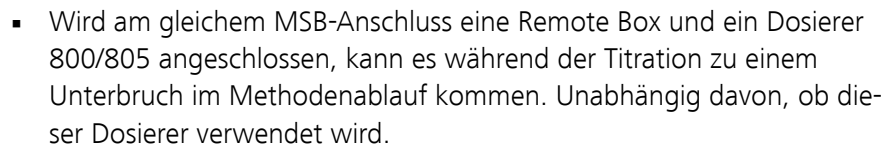

Die vorliegende Firmware-Version enthält keine Änderungen, welche die Konformität des Produkts in Bezug auf 21 CFR Part 11 und GAMP beeinflussen.