


# 912 电导率仪

# 913 pH 计

# 914 pH 计 / 电导率仪



s w i s s m a d e   
瑞 士 制 造

- 《二合一》——兼顾实验室和户外测量
- pH、电导率双通道同时测量
- 可通过tiBase 或LIMS/Excel系统导出、管理数据或打印报告

# 912 电导率仪，913 pH 计，914 pH 计 / 电导率仪

02


瑞士万通推出全新一代 912 电导率仪，913 pH 计和 914 pH 计 / 电导率仪。新系列产品延续了瑞士万通一贯风格——灵活、耐用、可靠、操作简便。

## 《二合一》——兼顾实验室和户外测量

瑞士万通新产品采用全新的《二合一》理念：不仅可以放在实验室进行精确测量，还可以用在野外或生产线上进行现场监测。此系列产品支持移动操作，配电池选件即可。产品还支持车载充电，您可在行驶途中充电，提高工作效率。


## 双通道同时测量

《二合一》也同样体现在性能上：914 pH 计 / 电导率仪可同时测量 pH 值和电导率；913 pH 计可同时进行双路 pH 值测量。面板同时显示温度和样品信息。

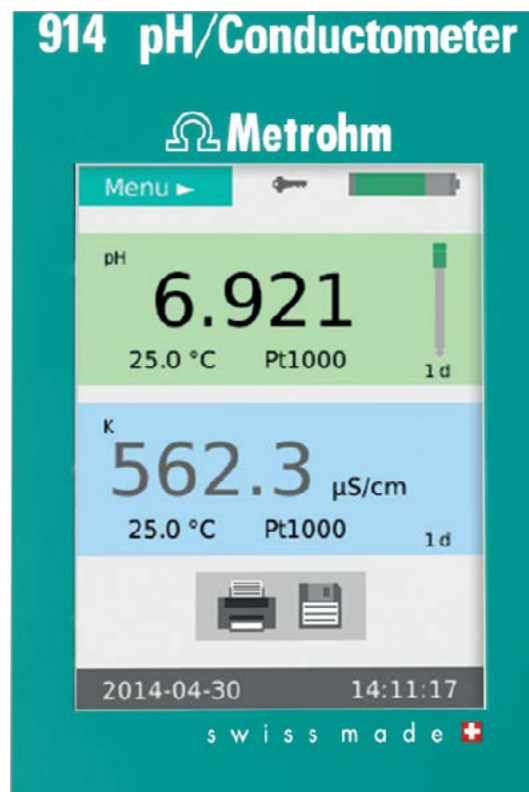

## 产品优势：

- **兼顾实验室和在线测量**：IP67 防护等级、可选电池配件等。
- **井然有序的彩色屏幕显示**：两个测量数据（多种语言可选），所有信息一目了然。
- **测量数据更可靠**：有电极状态提示功能、操作界面有常规级别和专家级别。
- **专业的数据处理**：符合 GLP 标准的报告，多种数据导出方式和数据管理方案可选。

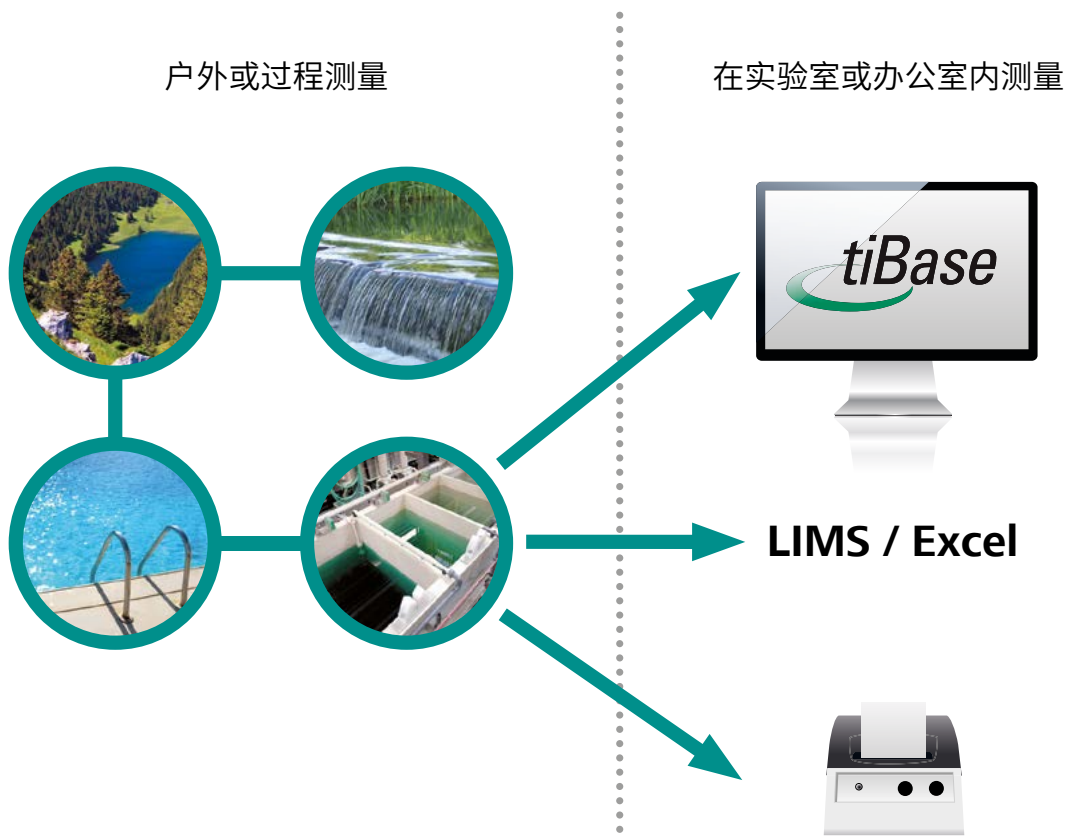

无论在户外还是过程测量，每次测量后只需一键即可存储测量数据。回到办公室或实验室后可通过 tiBase 或 LIMS/Excel 系统导出、管理数据或打印报告。



913 pH 计 – 同时测量双 pH 值



914 pH 计 / 电导率仪 – 同时测量 pH 值和电导率值

# 瑞士万通测量仪器——灵活，耐用，可靠

04

## 既可在实验室使用 ...

新型测量仪可安装在小巧的测量台上，进行实验测量。根据需要，测量仪随时从测量台上取下，作为便携式仪器使用。所有型号的测量仪均标配大尺寸彩色显示屏。

914 pH 计 / 电导率仪可同时显示 pH 值和电导率值，以及两个测量温度。仪器内置两个独立的测量模块。无论电极是否在同一个测量杯里，电导和 pH 值都可以同时测量。

913 pH 计内置两个测量模块，可以同时测量两路样品的 pH 值和两个对应的温度。

912 电导率仪内置一个电导测量模块，可以测量电导率、TDS、盐度和温度。



## ... 也支持户外或生产线测量

新型测量仪可以随身携带，可以在任何地点进行测量。符合人体工学的外形设计，确保仪器可以用手方便握住。仪器上的每个按键都备有安全压力点，即意味着您可以习惯地用左手拇指或右手拇指操作仪器。并且可以腾出另一只手来操作电极。

测量仪不需要接电吗？不必担心，新仪器带有充电电池，可以随时随地充电：

- 选择适合转换接头，可在途中使用车载充电器
- 支持直接连接 PC/ 笔记本的 USB 口
- 或选择瑞士万通移动电源，此电源同时也方便了实验室测量

## 防水

新系列仪器非常耐用。即使短时间的意外落水也不会损坏仪器。仪器满足防护等级 IP67 的要求。



### 对电极监测和用户账号分级管理保证结果可靠

设备具有实时显示电极状态的功能，智能地判断电极是否状态良好；还是该进行电极校正。

新的仪器提供分级用户账号管理，分为常规和专家两级。常规账号只具有部分功能，输入特定密码后才能激活全部功能。

### 符合 GLP 标准的报告 ...

新系列测量仪器可直接打印报告，无需连接电脑。测量仪器可直接连接 POS 机或标准 A4 打印机，报告符合 GLP 标准。

### ... 数据输出和管理

另一种数据管理方案是直接输出到电脑。新仪器像 USB 设备一样可非常方便地连接。可以将样品信息、测量数据等直接导入 LIMS 或 Excel 文件。您可以通过瑞士万通已认证过的软件 tiBase，进行便利的数据管理。USB 设备一样可非常方便地连接。可以将样品信息、测量数据等直接导入 LIMS 或 Excel 文件。您可以通过瑞士万通已认证过的软件 tiBase，进行便利的数据管理。

### 瑞士万通品质：准确可靠

除了高精度的主机外，瑞士万通也提供全系列的电极。每支电极都经过单独验证，并提供验证报告。

新系列产品兼容常规电极和智能电极。智能电极测量更便利、结果更准确、实现数据溯源。



## 不同的配置满足您不同需求

06

新系列产品有不同配置满足您不同的需求：基本型便于携带；实验室型配有测量台，适合实验室使用（标准附件包将便携型转换为实验室型）；现场型带有现场测量所需的各种附件。

### 3 种配置：



基本型



用于室外测量的有完整附件的仪器箱



实验室型

# 订货信息

07

## 912 电导率仪

- 2.912.0010 电导率仪
- 2.912.0110 电导率仪含电导电极，以及带有多种现场使用所需附件的仪器箱
- 2.912.0210 电导率仪实验室版，含测量台

## 913 pH 计

- 2.913.0010 pH 计
- 2.913.0110 pH 计带 Primatrode 电极，以及带有多种现场使用所需附件的仪器箱
- 2.913.0210 pH 计实验室版，含测量台。

## 914 pH 计 / 电导率仪 含智能电极转换口

- 2.914.0010 pH 计 / 电导率仪含智能电极转换口
- 2.914.0110 pH 计 / 电导率仪含智能电极转换口、iUnitrode\_pH 电极、电导电极以及带有多种现场使用所需附件的仪器箱
- 2.914.0210 pH 计 / 电导率仪含智能电极转换口和测量台

## 914 pH 计 / 电导率仪

- 2.914.0020 pH 计 / 电导率仪
- 2.914.0120 pH 计 / 电导率仪含 Primatrode\_pH 电极、电导电极以及带有多种现场使用所需附件的仪器箱
- 2.914.0220 pH 计 / 电导率仪含测量台



瑞士万通订阅号



瑞士万通服务号

<https://www.metrohm.com/zh-cn>  
[marketing@metrohm.com.cn](mailto:marketing@metrohm.com.cn)  
400-604-0088

