


Eco 半自动滴定仪



s w i s s m a d e 
瑞 士 制 造

更高效的工作，更加准确的结果

分析化学智库™  **Metrohm**
瑞士万通中国

开创液体处理和手工滴定的新纪元

02

您有没有考虑过您的员工每天要花费多少时间用来准备标准溶液，为样品制备而量取准确体积的溶液，以及进行繁琐的手动滴定？其实我们可以更有效的利用这些时间，毕竟最重要的是准确可靠的分析结果。

现在我们为您提供一个专门的设备，可以解放您员工的时间，提高他们的工作效率，保障实验的安全性，同时保证分析结果的可靠性。它就是全新的 Eco 半自动滴定仪。

一个真正的多面手

Eco 半自动滴定仪将数字滴定管、内置的磁力搅拌器、触控式显示器和符合 GLP 标准的计量或滴定应用文档整合在一台设备中。

使用 Eco 半自动滴定仪，您可以实现…

- 快速、准确的**进行手动滴定**
- 轻松**配制任意浓度的标准溶液**
- 为样品制备、化学合成和其他化学反应而**量取准确体积的溶液**



真正改善 与众不同

相比使用玻璃移液管和滴定管进行液体处理和手动滴定，Eco 半自动滴定仪给您带来更多收获：

- 在每次手工滴定前和滴定后，**不再需要浪费时间**清洗玻璃移液管和滴定管。有了 Eco 半自动滴定仪，您可随时开始实验！
- **μL 级别的加液精度**（符合 DIN EN ISO 8655 – 6 标准）。
- **直接从 Eco 半自动滴定仪的显示屏上读取准确的加液体积**，而不是从玻璃滴定管上读取。
- 只需按下一个按键，就可以轻松**打印出符合 GMP 标准的结果报告**，包括日期、时间和滴定剂相关信息。
- **您可以妥善存储最常用的实验方法**和对应的计算公式，方便随时调用。

瑞士品质 全球服务

Eco 半自动滴定仪源于瑞士制造。然而它的价格却和您印象中高昂的瑞士品牌产品不同。我们可以为您提供一个全面的解决方案，我们值得信赖的服务和应用支持贯穿您仪器的整个生命周期！

Metrohm
Swiss Quality

Metrohm
Quality Service®



使用Eco 半自动滴定仪

—— 您只需轻轻一按，便可实现准确加液

04

1) 轻松的实现 μL 级别的加液

不用再浪费时间寻找合适的移液管、忘记手工加液吧！使用 Eco 半自动滴定仪的电子滴定管和《加液模式》，您可以轻松实现 μL 级加液——您只需轻轻一按便可实现。

- 固定体积加液：在 Eco 半自动滴定仪的触摸屏上输入所需加液的体积，轻触按键即可开始加液。
- 不定体积加液：只需按住 Eco 半自动滴定仪手柄上的按钮，即可实现 μL 级别的加液。



2) 方便的控制合成过程和其他化学反应

《扩展加液模式》可根据您的应用提供多种加液方式。配合第二个 Eco 半自动滴定仪，您可以使用串联模式进行不间断加液。

- 按照设定的加液速率，加固定体积的液体
- 按照设定的时间，加固定体积的液体
- 按照设定的加液速率和时间进行加液



3) 简化标准溶液配置方法

使用 Eco 半自动滴定仪的《配液模式》是一种快速、简单配制标准溶液的方法——无需使用容量瓶，也无需称量固定质量的样品量。输入所需配置标准溶液的目标浓度和样品的实际称样质量，Eco 半自动滴定仪就会自动计算并添加所需的溶剂体积——您只需轻轻一按便可实现。



表1：不同浓度的NaCl (M=58.44g/mol) 标准溶液的配制实例

| 目标浓度(mol/L) | 大概所需的样品质量(g) | 称量的实际样品质量(g) | 加液体积(mL) |
|-------------|--------------|--------------|----------|
| 0.100 | 0.5 | 0.5211 | 89.1683 |
| 0.250 | 1.4 | 1.3743 | 94.0657 |
| 0.500 | 2.5 | 2.5324 | 86.6667 |
| 0.750 | 4.2 | 4.1123 | 93.8239 |
| 1.000 | 5.0 | 5.1319 | 87.8149 |



4) 可自动生成符合 GLP 法规的文档

不要再浪费时间手工处理文档！对于以上提及的应用，Eco 半自动滴定仪可以生成一个带日期和时间的完整的报告，报告可直接存储到 USB 存储器上或在打印机上进行打印。


半自动滴定

—— 简单、准确、带有完整的文档记录

06

按下按钮，轻松滴定 —— 再也不会出现滴定过量的情况

Eco 半自动滴定仪配备的专属手柄结合《梯度加液》功能可准确控制滴定速率。持续按压手柄上的控制按钮便可加快滴定速率。而当您需要进行 μL 范围内的加液或接近滴定终点时，您可通过短促按压控制按钮的方式降低滴定速率。

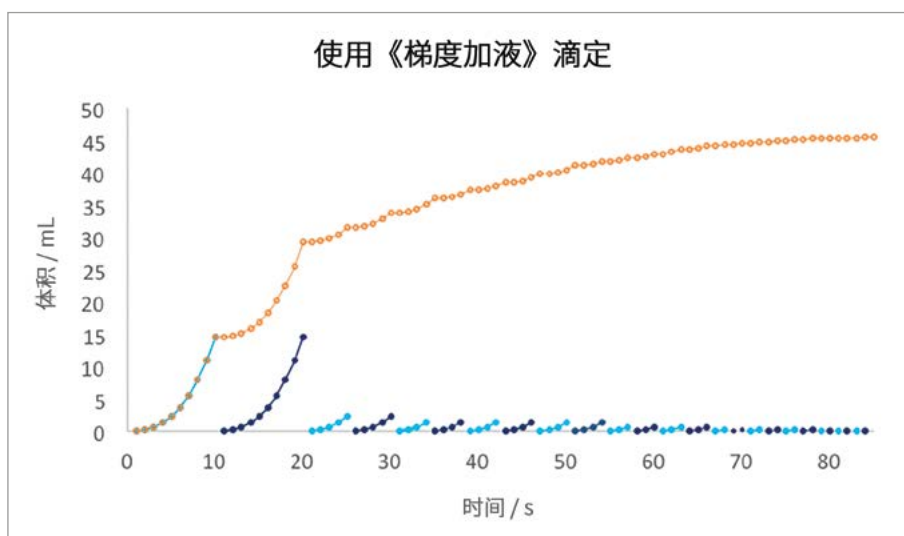

图表: 使用《梯度加液》滴定: 通过持续按压控制按钮加快滴定速率, 短促按压控制按钮将加液增量控制在 μL 范围





07

Eco 半自动滴定仪, 替代手工滴定

- 即刻开始测定——无需准备玻璃移液管和滴定管
- 滴定完成后, 玻璃计量管将自动充满
- 记录并监控滴定剂的浓度和滴定度
- 内置磁力搅拌
- 仪器可存储滴定方法和结果计算公式
- 针对实验方法和系统配置菜单, 具备《普通》和《专家》两种操作权限
- 在显示屏上直接显示滴定终点体积, 无需从玻璃滴定管上读取体积
- 可自动生成结果报告, 包含有时间、日期、滴定剂信息和计算公式

PEOPLE YOU CAN TRUST



<https://www.metrohm.cn>



瑞士万通订阅号



瑞士万通服务号

<http://www.metrohm.com.cn>
<https://www.metrohm.cn>
marketing@metrohm.com.cn
400-604-0088

 **Metrohm**
瑞士万通中国