



865 Dosimat plus

2.865.0010

Distributeur universel pour tâches de titrage et de distribution en laboratoire. Avec câble à poire pour la commande manuelle du dosage et unité interchangeable 20 mL 6.3026.220. Vous pouvez raccorder de nombreux appareils à l'interface USB du Dosimat plus, voire même plusieurs appareils en même temps avec un hub USB (clavier, souris, imprimante compacte USB ou imprimante USB DIN A4, clé USB pour effectuer un backup des méthodes et des données). Le boîtier adaptateur USB/RS232 6.2148.030 disponible en option permet de raccorder des balances de laboratoire et de piloter à partir d'un PC.

Le Dosimat plus propose, avec ses quatre modes de dosage, un grand nombre d'applications :

DOS (Dosing) – Dosage sur simple pression d'une touche

Ce mode est particulièrement adapté à la réalisation de titrages manuels avec indicateur. À partir du volume dosé, il est possible de calculer automatiquement un résultat et d'imprimer un rapport de résultats.

XDOS (Extended dosing) – Dosage contrôlé

- Dosage à volume fixe : le volume et le débit de dosage sont prédéfinis.
- Dosage contrôlé selon le temps : le volume et le temps sont prédéfinis.

- Dosage selon le débit : le débit de dosage et le temps sont prédéfinis.

Si un dosage continu sans interruption est requis, il est possible d'utiliser le 865 Dosimat plus en mode tandem avec un 805 Dosimat.

CNT D (Content dosing) – Création de solutions standard et d'autres types de solutions.

Le volume de solvant à doser est automatiquement déterminé à partir de la prise d'essai de la substance de départ (matière solide ou solution mère) et de la concentration désirée prescrite.

LQT (Liquid transfer) – Pipettage et dilution de liquides.

Contenu de la livraison 2.865.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Distributeur universel pour tâches de titrage et de distribution en laboratoire. Avec câble à poire pour la commande manuelle du dosage et unité interchangeable 20 mL 6.3026.220. Vous pouvez raccorder de nombreux appareils à l'interface USB du Dosimat plus, voire même plusieurs appareils en même temps avec un hub USB (clavier, souris, imprimante compacte USB ou imprimante USB DIN A4, clé USB pour effectuer un backup des méthodes et des données). Le boîtier adaptateur USB/RS232 6.2148.030 disponible en option permet de raccorder des balances de laboratoire et de piloter à partir d'un PC.



Le Dosimat plus propose, avec ses quatre modes de dosage, un grand nombre d'applications :

DOS (Dosing) – Dosage sur simple pression d'une touche

Ce mode est particulièrement adapté à la réalisation de titrages manuels avec indicateur. À partir du volume dosé, il est possible de calculer automatiquement un résultat et d'imprimer un rapport de résultats.

XDOS (Extended dosing) – Dosage contrôlé

- Dosage à volume fixe : le volume et le débit de dosage sont prédéfinis.
- Dosage contrôlé selon le temps : le volume et le temps sont prédéfinis.
- Dosage selon le débit : le débit de dosage et le temps sont prédéfinis.

Si un dosage continu sans interruption est requis, il est possible d'utiliser le 865 Dosimat plus en mode tandem avec un 805 Dosimat.

CNT D (Content dosing) – Création de solutions standard et d'autres types de solutions.

Le volume de solvant à doser est automatiquement déterminé à partir de la prise d'essai de la substance de départ (matière solide ou solution mère) et de la concentration désirée prescrite.

LQT (Liquid transfer) – Pipettage et dilution de liquides.

1 STK

6.2107.100

Manual Dosing Controller

Poignée de dosage et de titrage manuels avec l'Eco Dosimat ou le Dosimat plus



1 STK

6.2151.100

Adaptateur USB Mini (OTG) - USB A

Pour la connexion d'appareils USB



1 STK

6.2739.010

Clé

Pour Unités interchangeables.



1 STK

6.3026.220

Unité interchangeable 20 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.801.0040	801 Stirrer avec potence Agitateur magnétique avec plaque de base, tige de potence et support d'électrode en complément du Titrino plus, Dosimat plus, des Titrande, Sample Processor, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter, ainsi que les modules de mesure 856 et 867. Avec câble intégré pour MSB (Metrohm Serial Bus).	
6.1562.060	Complément de pipettage pour le Manual Dosing Controller Complément de pipettage pour le Manual Dosing Controller pour le 865 et 876 Dosimat.	
6.1562.140	Tuyau spiralé de pipettage 10 mL pour 6.1562.060	
6.2134.120	Câble de connexion RS-232- Mettler AX Pour la connexion Metrohm interface RS-232 - balance Mettler AX	

6.2141.240

Câble «remote» Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus


Câble pour la connexion «remote» entre Dosimat plus et Compact Sample Changer et/ou Titrino plus lors de l'utilisation du câble 6.2141.260.



6.2141.250

Câble «remote» Compact Sample Changer - Titrino

Câble pour la connexion «remote» entre Compact Sample Changer et Titrino avec connexion «remote» à 25 pôles.

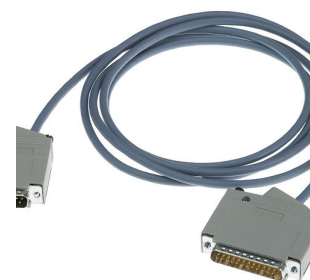

6.2141.260

Câble «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus et Titrino plus

Câble de distribution pour la connexion «remote» du Compact Sample Changer au Dosimat plus et autres appareils (p.ex. Titrino plus ou Pump Station).



6.2148.030

RS-232/USB Box

Permet au Titrino plus de bénéficier de deux interfaces RS-232 pour connecter par ex. des balances, PC (logiciel tiBase), LIMS. Un câble 6.2151.030 est requis.



Capuchon protecteur pour écran et clavier pour tous les appareils de la gamme Titrino plus.

Compatible avec : 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 1 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



6.3026.250

Unité interchangeable 50 mL

Unité interchangeable avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière. Robinet plat PCTFE/PTFE, connexion tubulaire FEP, pointe anti diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



2.802.0040

802 Stirrer pour 804 Ti Stand

Agitateur à hélice avec tige d'agitation 6.1909.010 incl.



2.804.0040

804 Ti Stand avec support

Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Poste de titrage avec embase, support et porte-électrodes.



Imprimante compacte avec interface USB pour

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (câble 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.
