



895 Professional PVC Thermomat

2.895.0010

Le 895 Professional PVC Thermomat est un système d'analyse permettant une détermination automatique de la stabilité thermique du polychlorure de vinyle (PVC) et des copolymères apparentés. Doté de 8 positions de mesure réparties dans 2 blocs de chauffage. L'afficheur intégré indique l'état de l'appareil et de chacune des positions de mesure. Les touches de démarrage pour chaque position de mesure permettent le démarrage de la mesure sur l'appareil. Des récipients à réaction à usage unique et des accessoires lavables en machine réduisent les coûts et le travail de nettoyage à un minimum. Ceci fait économiser du temps et de l'argent tout en améliorant l'exactitude et la reproductibilité de manière considérable.


Tous les accessoires nécessaires aux déterminations sont fournis. Le logiciel StabNet est requis pour le contrôle de l'appareil, l'enregistrement des données et leur évaluation, ainsi que pour leur sauvegarde.

Contenu de la livraison 2.895.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Le 895 Professional PVC Thermomat est un système d'analyse permettant une détermination automatique de la stabilité thermique du polychlorure de vinyle (PVC) et des copolymères apparentés. Doté de 8 positions de mesure réparties dans 2 blocs de chauffage. L'afficheur intégré indique l'état de l'appareil et de chacune des positions de mesure. Les touches de démarrage pour chaque position de mesure permettent le démarrage de la mesure sur l'appareil. Des récipients à réaction à usage unique et des accessoires lavables en machine réduisent les coûts et le travail de nettoyage à un minimum. Ceci fait économiser du temps et de l'argent tout en améliorant l'exactitude et la reproductibilité de manière considérable.

Tous les accessoires nécessaires aux déterminations sont fournis. Le logiciel StabNet est requis pour le contrôle de l'appareil, l'enregistrement des données et leur évaluation, ainsi que pour leur sauvegarde.

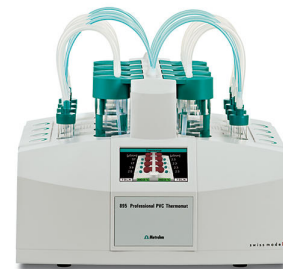

1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



1 filetage intérieur M6 et 1 olive pour tuyaux. Partie des connexions à vis pour les Unités interchangeables et pour les appareils de mesure de stabilité.



8 STK 6.1805.080 Tuyau en FEP / M6 / 25 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage.



8 STK 6.1819.080 Tuyau d'adduction de gaz
Pour appareils de mesure de stabilité.



1 STK 6.2151.020 Câble USB A - USB B 1,8 m
Câble de connexion USB



8 STK 6.1808.090 Adaptateur de filetage M8/M6
Filetage M8 extérieur, intérieur M6. P.ex. pour le montage des tubes d'air
6.2418.XXX dans le récipient à réaction 6.1429.XXX des appareils de
mesure de stabilité.



8 STK

6.0913.130

Couvercle de la cellule de mesure pour instruments
de mesure de la stabilité

Avec cellule de mesure de conductivité intégrée.



1 STK

6.1428.107

Bécher de mesure en polystyrène pour les mesures de
stabilité

Bécher de mesure de conductivité en polystyrène pour les appareils de
mesure de la stabilité. Set de 50 pièces.



1 STK

6.1429.040

Récipient de réaction pour mesures de stabilité

Récipient de réaction pour mesures de stabilité avec 743 Rancimat et 763
PVC Thermomat. Paquet de 117 pièces.




4 STK

6.1454.040

Joint torique

Joint torique pour tube à air pour mesures de stabilité. Lot de 8 pièces.

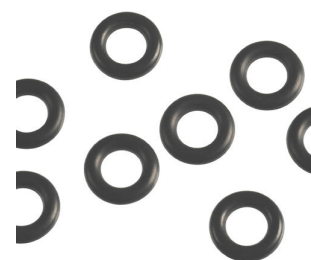

1 STK

6.2151.130

Câble USB A - USB B / 4.5 m

Câble de connexion USB




1 STK

6.2250.000

Etiquettes laminées

Etiquettes pour couvercle de récipient de mesure pour appareils de mesure de stabilité. Inscription: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. 5 jeux de 8 pièces.

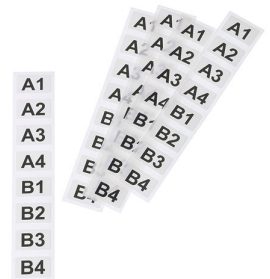

1 STK

6.1805.030

Tuyau en FEP / M6 / 150 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



24 STK

6.1816.010

Tuyau en silicone / 0.22 m

Tuyau de connexion pour appareils de mesure de stabilité.



1 STK

6.2628.000

Support pour récipient à réaction

Support pour récipient de réaction pour appareils de mesure de stabilité;
pour 1 récipient de réaction pour pesage de l'échantillon.



1 STK

6.2041.190

Support pour les récipients à réaction

Support de récipients de réaction pour les appareils de mesure de
stabilité pour 8 récipients de réaction.



1 STK

6.2753.107

Couvercle de récipient de réaction pour mesures de
stabilité

Pour récipient de réaction 6.1429.040 ou 6.1429.050. Lot de 100 pièces.



1 STK

6.1801.000

Tuyau PVC 4 mm / 7 mm, 1 m



Version de démonstration de StabNet. Version d'évaluation de 30 jours.




1 STK

6.2418.120

Tube à air pour mesures PVC

Lot de 117 pièces. En combinaison avec 6.1429.040.

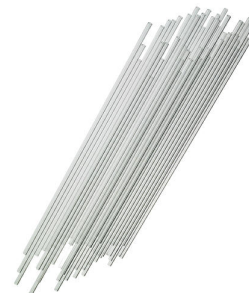

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1111.010	Capteur de température Pt100 pour appareils de mesure de la stabilité (17.5 cm) Capteur de température Pt1000 (longueur 17,5 cm) avec câble fixe et fiche mini-DIN. Ce capteur de température sans verre est adapté à une utilisation avec le 711 Liquino et les appareils de mesure de la stabilité (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat ou 895 Professional PVC Thermomat).	
6.1428.030	Réceptacle de mesure en verre pour mesures de stabilité Réceptacle de mesure de conductivité en verre clair pour les mesures de stabilité. Pour 873 Biodiesel Rancimat, 743 Rancimat et 763 PVC Thermomat.	
6.2059.000	Support rotatif Plateau tournant pour le placement rotatif des appareils de mesure de stabilité.	
6.2324.010	Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de 0.1/cm.	

- 6.2326.000 Huile de silicone pour appareils de mesure de la stabilité (50 mL)
Huile de silicone pour déterminer le coefficient de température Delta T des instruments de stabilité.



- 6.2757.000 Tube collecteur d'échappement d'air pour les appareils de mesure de stabilité
8 bouchons inclus.



- 6.5616.100 Équipement pour la détermination de la correction de température pour les Rancimat et les thermostats PVC.

Set permettant un ajustement exact de la température



- 6.2771.000 Jeu de douilles conductivité stabilité (8 douilles)

Jeu de douilles pour le couvercle du bécher sur appareils de mesure de la stabilité en PP.



Programme PC pour le contrôle et la gestion des données des appareils de mesure de stabilité. Le logiciel permet le contrôle, l'acquisition, l'évaluation et la surveillance des données ainsi que la génération de rapports des mesures de stabilité.



Interface utilisateur graphique pour les opérations de routine, programmes complets de base de données, développement de méthodes, configuration du système, administration des utilisateurs très flexible, opérations d'exportation de données étendues, générateur de rapports configurables individuellement.

StabNet Full est conforme aux directives de la FDA 21 CFR Part 11.

Langues de dialogue : allemand, anglais

Les appareils suivants sont pris en charge :

- 892 Professional Rancimat
- 893 Professional Biodiesel Rancimat
- 895 Professional PVC Thermomat

1 licence pour 4 appareils de mesure de stabilité max. raccordés à un PC.

Mise à niveau de StabNet 1.0 ou 1.1 (Full) vers StabNet 2.X Full.



Câble de connexion USB

