



865 Dosimat plus

2.865.0010

ラボでの滴定および分注作業用ユニバーサルディスペンサー。手動による分注制御のためのプッシュボタンケーブルおよび交換ユニット20 mL 6.3026.220を含む。ドジマツプラスのUSBインターフェースには多数の機器を、しかもUSBハブだけではなく同時に複数のもの（キーボード、マウス、USBコンパクトプリンタまたはUSB DIN A4プリンタ、メソッドおよびデータのバックアップのためのUSBメモリースティック）を接続することができます。オプションのUSB/RS232 アダプターボックス 6.2148.030により、ラボ天秤との接続やパソコンを使用しての制御が可能です。

その4つのドージングモードにより、ドジマツプラスは様々な用法が可能となります。:

DOS (Dosing) – キーを押してドージング

このモードは特にインジケータによる手動の滴定の実施に適しています。ドージングされた容量から結果が自動的に算出され、結果レポートが印刷されます。

XDOS (Extended dosing) – 制御ドージング

- 容量指定のドージング: 容量と吐出速度を設定します。
- 時間指定のドージング: 容量と時間を設定します。

- 吐出速度によるドージング: 吐出速度と時間を設定します。

中断無しで持続的なドージングが必要な場合、865 ドジマツトプラスを 805 ドジマツトと一緒にタンデムモードで稼働させることができます。

CNT D (Content dosing) – 標準液およびその他の溶液の生成

原物質のサンプル量（固形物もしくは倍液）および指定された目標濃度に基づき、溶媒のドージング量が自動的に算出されます。

LQT (Liquid transfer) – 液体をピペットで吸い、希釈します。

納品範囲 2.865.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

ラボでの滴定および分注作業用ユニバーサルディスプレイペンサー。手動による分注制御のためのプッシュボタンケーブルおよび交換ユニット20 mL 6.3026.220を含む。ドジマップラスのUSBインターフェースには多数の機器を、しかもUSBハブだけではなく同時に複数のもの（キーボード、マウス、USBコンパクトプリンタまたはUSB DIN A4プリンタ、メソッドおよびデータのバックアップのためのUSBメモリースティック）を接続することができます。オプションのUSB/RS232 アダプターボックス 6.2148.030により、ラボ天秤との接続やパソコンを使用しての制御が可能です。



その4つのドージングモードにより、ドジマップラスは様々な用法が可能となります。:

DOS (Dosing) – キーを押してドージング

このモードは特にインジケータによる手動の滴定の実施に適しています。ドージングされた容量から結果が自動的に算出され、結果レポートが印刷されます。

XDOS (Extended dosing) – 制御ドージング

- 容量指定のドージング: 容量と吐出速度を設定します。
- 時間指定のドージング: 容量と時間を設定します。
- 吐出速度によるドージング: 吐出速度と時間を設定します。

中断無しで持続的なドージングが必要な場合、865 ドジマップラスを 805 ドジマッと一緒にタンデムモードで稼働させることができます。

CNT D (Content dosing) – 標準液およびその他の溶液の生成

原物質のサンプル量（固形物もしくは倍液）および指定された目標濃度に基づき、溶媒のドージング量が自動的に算出されます。

LQT (Liquid transfer) – 液体をピペットで吸い、希釈します。

Eco Dosimat または Dosimat plus を用いた手動ドージングと手動滴定のためのハンドル



1 PCS

6.2151.100

Adapter USB MINI (OTG) - USB A



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.801.0040	801 Stirrer with stand



6.1562.060	Pipetting equipment for Manual Dosing Controller
------------	--



6.1562.140	Pipetting tubing 10 mL for 6.1562.060
------------	---------------------------------------




6.2134.120	Cable RS-232 to Mettler AX
------------	----------------------------



6.2141.240 Remote cable Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus



6.2141.250 Remote cable Compact Sample Changer - Titrino

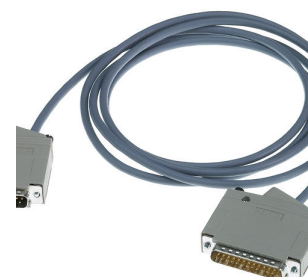

6.2141.260 Remote cable Compact Sample Changer - Dosimat plus and Titrino plus



6.2148.030 RS-232/USB Box

計量器、パソコン (tiBase ソフトウェア)、LIMS などの接続のため、Titrimo plus を 2 つのRS-232インターフェースに拡張。ケーブル 6.2151.030 が必要です。



6.2723.310 Protective cover for Titrino plus



6.3026.110 Exchange Unit 1 mL



6.3026.150 Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL





2.802.0040

804 Ti Stand 用 802 Stirrer

プロペラスターラ 6.1909.010 を備えるロッドスターラ。



2.804.0040

804 Ti Stand with stand



以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。
