



Application Note AN-K-072

4433 HYDRANAL™ NEXTGEN Coulomat AG-FI – 使用无行·休滴定 来量

Test measurements using imidazole-free reagent for coulometric Karl Fischer titration

休反的反常数取决于 pH。因此,休含有冲物以保定的 pH,从而保定的反。广泛用作 KF 中的冲。
2012年,欧盟行物估,以明其是否人健康或境成。
2015年,被CMR物,并增加了H360D(可能会害未出生

的孩子)的声明。

同,有其他不含的可供。本 Application Note 了使用 34433 HYDRANAL™ NEXTGEN Coulomat AG-FI 行量。

SAMPLE AND SAMPLE PREPARATION

使用了三不同的水准:

1. 34828 HYDRANALTM 水准 1.0
2. 34446 HYDRANALTM 水准 0.1 PC

3. 34748 HYDRANALTM 水准 KF 箱 220–230 ° C

将液水准品吸入注射器并直接注入滴定池。将箱准品倒入品瓶中并用隔盖封。

EXPERIMENTAL

使用液体准品 (n = 6) 行了一系列量 (n = 6) 1 和 2; 0.5–2.9 g 之的各品尺寸)使用不隔膜的生。使用有隔膜的生重量。室填充有 5 mL 的 34840

HYDRANALTM Coulomat CG。此外,使用箱准品行 6 倍定(3;在 230 ° C 的箱温度下行 50-70 mg 之的各品大小。

RESULTS

以下三个表格列出了量果。

表格1。使用不隔膜的生的量果 (n = 6)。

准	恢	s()	s(相)
1 (1000 ppm)	100.1%	0.056%	0.06%
2 (100 ppm)	104.9%	0.654%	0.62%

表 2。使用隔膜的生的量果 (n = 6)。

准	恢	s()	s(相)
1 (1000 ppm)	100.9%	0.298%	0.30%
2 (100 ppm)	104.1%	1.446%	1.41%

表3。使用隔膜的生的量果 (n = 6)。

准	恢	s()	s(相)
3 (5.55%)	99.29%	0.325%	0.33%

CONCLUSION

果表明,使用不含的,得了准且重性好的果。
回收率在 97–103% 的期范内(1000 ppm 和水百分
比;准 1 和 3) 和 90 至 110%(100 ppm 水;准 2)。由

于 100 ppm 准的含水量低 2, 相和准偏差高于 1000
ppm 准 1, 但在可接受的范内。
无需整方法参数。可以使用默参数。

CONTACT

瑞士万通中国
北京市海淀区上地路1号院
1号楼7702
100085 北京

marketing@metrohm.co
m.cn

CONFIGURATION



OMNIS KF

OMNIS 滴定 KF 提供了容量式-休滴定法用完整套件。
套件中包含了位分析点滴定用磁力拌器的 OMNIS
Basic Titrator、平衡的功能可 KFT、OMNIS
Solvent Module 和容量式-休滴定法用完整附件。
由于使用了 3S 瓶配器和 OMNIS Solvent
Module,故此可以无接触完成理,故此能在品添加之后
行自滴定,并且具有最大的安全性,从而了独特的用友好
性,必定会受益匪浅。

OMNIS

允机版 OMNIS 件在一台 Windows™ 计算机上行。

特性:

- 可已含有一 OMNIS 可。
- 通万通可授平台行激活。
- 不可再外计算机上使用。

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE