



Application Note AN-NIR-068

# 酸的量控制 - 利用 NIRS 行无化学且快速的酸含量定

## Chemical-free and fast determination of isocyanate content with NIRS

酸(ASTM D7252)的定是一个具挑性的程,因些有机物与大气湿度的反性高,也因它具有毒性。此外,HPLC 分析通常被用于分析,它包括了本制步和化学,每量都需要花多 20 分完成。

本用明展示了在可光和近外光区域 (Vis-NIR) 行的 XDS RapidLiquid Analyzer 提供了 **无化学快速解决方案** 用于定酸含量。和 **无需品制**, Vis-NIR 光允分析酸 **不到一分**。

## EXPERIMENTAL EQUIPMENT

酸品使用 XDS RapidLiquid 分析在全波范 (400–2500 nm) 的透射模式下行量。使用 XDS RapidLiquid Analyzer 的内置温度控制(30 ° C)了可重的光采集。方便起,使用了路径度 8 mm 的一次性品瓶,无需清品容器。Metrohm 件包 Vision Air Complete 用于所有数据采集和模型。



**Figure 1.** XDS RapidLiquid Analyzer 和 8 mm 一次性品瓶中的酸品。

**表格1。** 硬件和件概述。

	万通数
XDS 快速液体分析	2.921.1410
一次性品瓶,直径 8 mm,透射式	6.7402.000
Vision Air 2.0 Complete	6.6072.208

## RESULT

得的 Vis-NIR 光 ( 2) 用于建用于量化酸含量的模型。使用相估模型的量,相示 Vis-NIR 与主要方法之的系。

各自的品因数 (FOM) 示了常分析期的期精度。

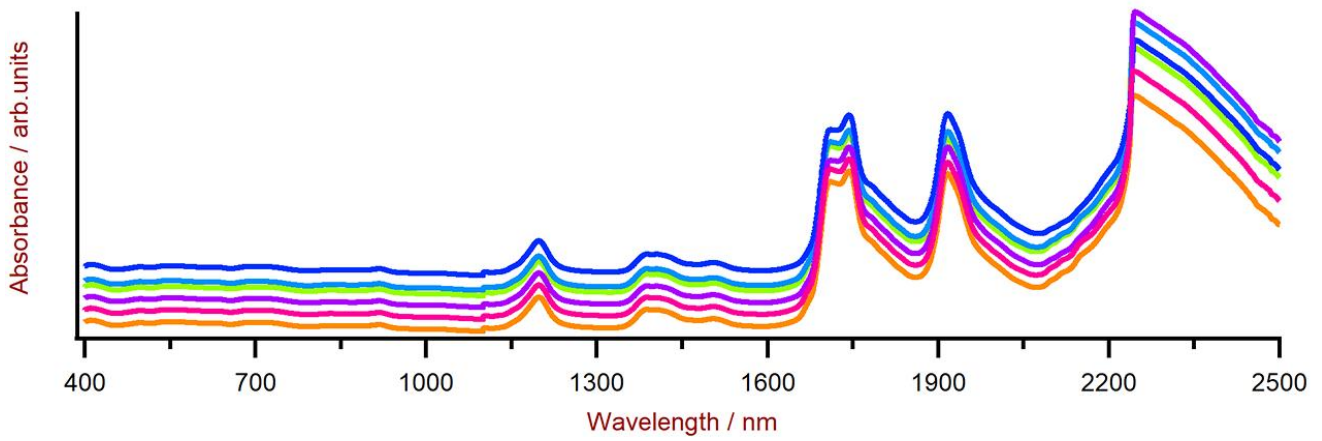


Figure 2. 使用 XDS RapidLiquid Analyzer 和 8 mm 一次性品瓶得的酸 Vis-NIR 光。出于示原因，用了光偏移。

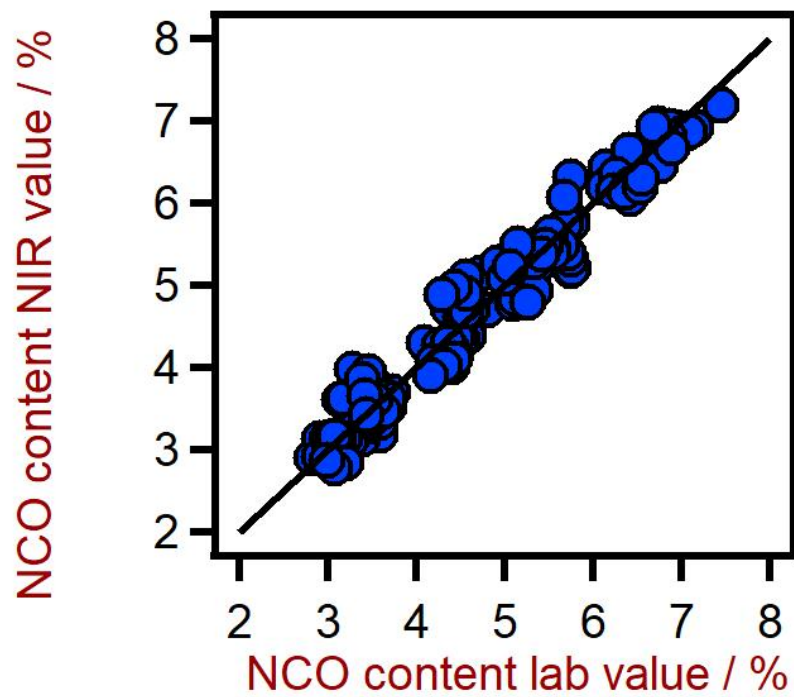


Figure 3. 使用 XDS RapidLiquid Analyzer 酸 (NCO) 含量的相。使用滴定法估酸含量室。



表2。用于酸 (NCO) 的品因数 内容使用 XDS RapidLiquid Analyzer。

效指	数
R <sup>2</sup>	0.968
校准的准差	0.24
交叉的准	0.26

## CONCLUSION

研究明了近外光分析酸的可行性。与湿化学方法相比 (表3),得到果的是近外光的主要,因酸含量是定的 无需

在不到一分的内完成品制.

表3。不同参数的果概述

参数	方法	出果的
酸	高效液相色	~20 分(制)+~20 分(HPLC)

## CONTACT

瑞士万通中国  
北京市海淀区上地路1号院  
1号楼7702  
100085 北京

marketing@metrohm.com.cn



### NIRS XDS RapidLiquid Analyzer 快速精地分析各液体和浮液.

NIRS XDS RapidLiquid Analyzer 分析可快速精地分析液体制和物。按下按即可得到精的量果,NIRS XDS RapidLiquid Analyzer 是用于室和工程中量控制的可靠且方便的解决方案。品将被置在可重使用的石英比色皿或一次性玻璃瓶中;可控制温度的品室保可重的分析条件,由此得到精的量果。



## Vision Air 2.0 Complete

### Vision Air – 通用的光分析件。

Vision Air Complete 是用于管范境的先易用的件解决方案。

Vision Air 点一:

- 独特的件用和配的用界面保了直的操作方式
- 操作程的建与方式
- SQL 数据,可安全且地管理数据

Vision Air Complete (66072208) 版本包含所有用于可近外光分析量保程的用:

- 器和数据管理用
- 方法用
- 常分析用

其它 Vision Air Complete 解决方案:

- 66072207 (Vision Air Network Complete)
- 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
- 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)