



Application Note AN-RS-033

# 街毒品YABA的拉曼光和SERS定

## 片中的双分分析

Yaba在泰中的意思是“狂的物”,是一小型彩色的片,是因和甲基丙的效混合物。它于南,并在那里被用,是毒警的重点目。Yaba由烈且高度成的成:因(60%),甲基丙(20%)。由于片中成分比例不同,再加上料和有色的干,想正分析片成十分不易。

使用手持式拉曼光,通的点点分析,在几秒即可未知物。SERS(表面增拉曼光)分析用于混合物中的次要成分,而不受填料、染料和的干。MIRA DS同具分析能力——拉曼光可以Yaba中的因,而甲基丙可以通SERS采。

### 介


手持式拉曼光是即分析街毒品的完美工具。MIRA DS可以很容易地穿透片的彩色,内部行分析并有效地

混合物中的主要成分。使用MIRA DS的ID Kit盒和SERS附件,可以混合物中的次要或微量成分。


## 拉曼光的取

将Yaba片放置在水平表面上,使用直角附件行分析,并收集数据。MIRA DS上的智能采集化了材料的程:激光、采集,系自定理想的采集参数,以得;理想的量的光。随后器理数据,行数据搜索,并根据果示不同危害等。

用拉曼光Yaba行的初步得出了因的性定,命中量指数(HQI)0.81,意味着品和光具有高的匹配度。(1)。

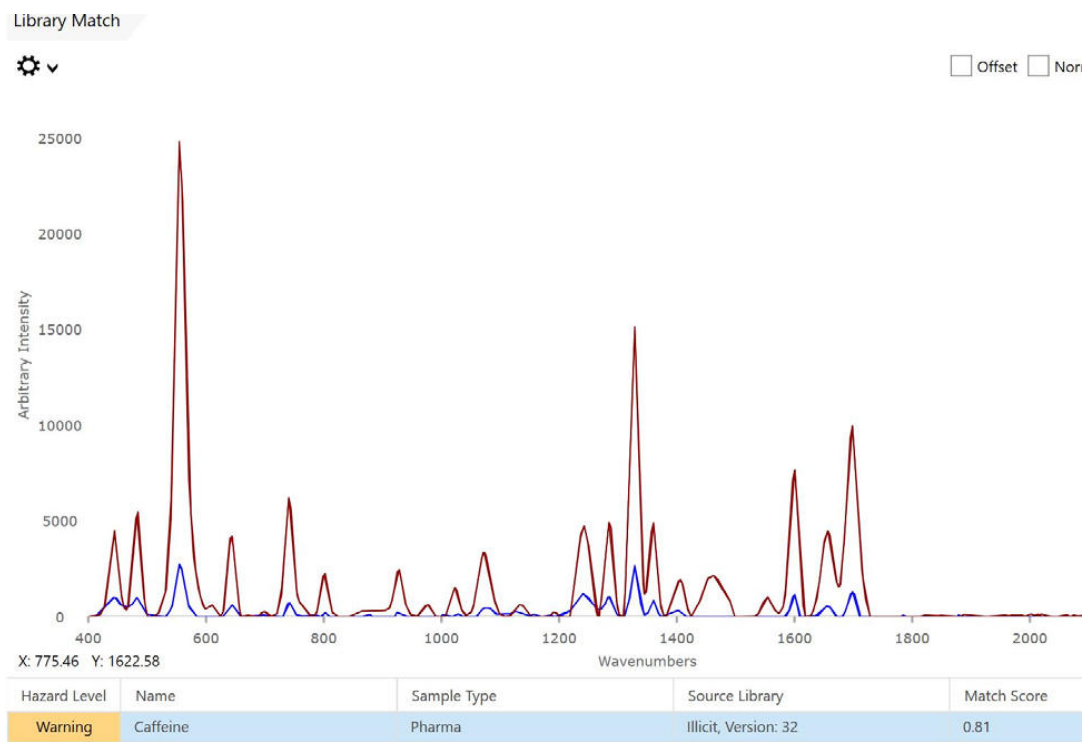

1. Mira-Cal DSYaba

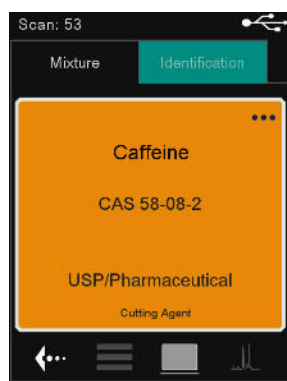


## 2. MIRA DSYaba

### SERS

SERSSERS,,MIRA DSID KitID KitSERS,MIRA DS,  
SERS  
Yaba,Ag P-SERP-SERSMIRA DSSERSSERS,  
Yaba



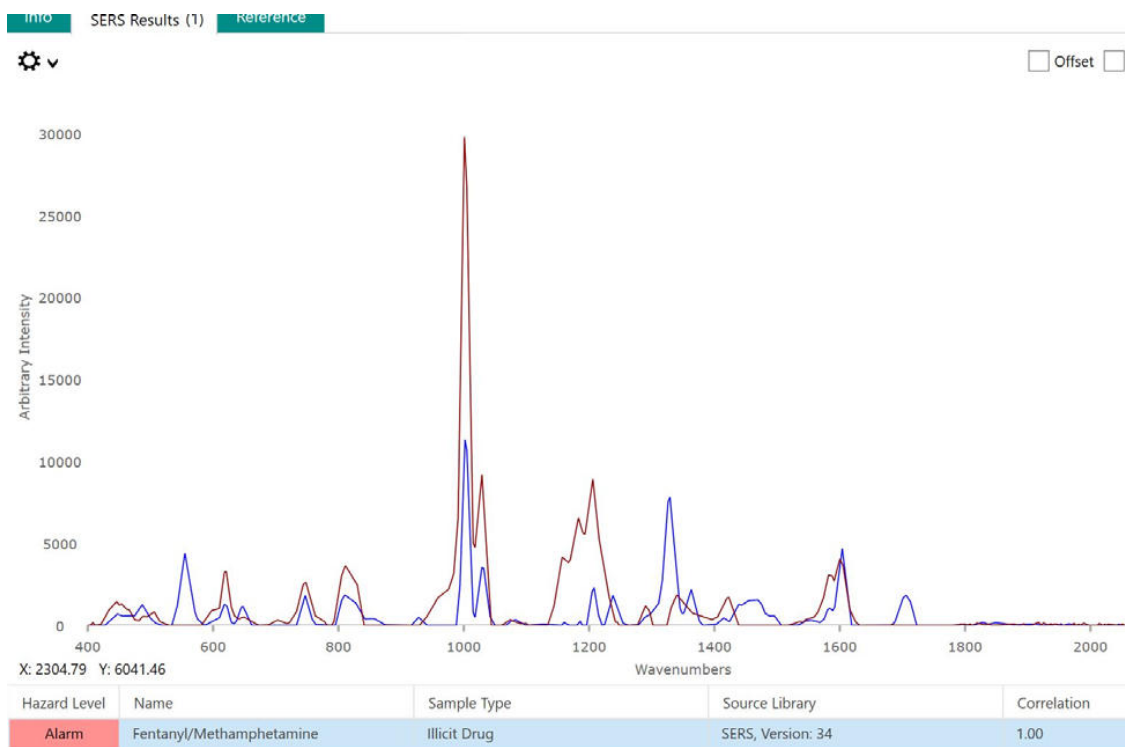

### 3. SERSYaba

MIRA DS,  
MIRA DS,  
MIRA DS,,SERS



## CONTACT

117702  
100085

marketing@metrohm.com.c  
n

## 配置



### MIRA DS Advanced

Metrohm Instant Raman Analyzer (MIRA) DS 是一款固的高性能手持式拉曼光,用于快速、无地定非法物,例如毒品、炸、起始原料和有害物。尽管器体小,但 Mira DS 非常固耐用,提供有高效光,并配了我独特的栅格描 (ORS) 技。

高套件包括校正准件、供瓶装或袋装分析或者直接分析用的通用附件以及直角附件,非常合在表面和/或袋中行品。3B 操作。MIRA DS 支持瑞士万通手持式拉曼功能。



### ID - -P-SERS (Ag P-SERS)

ID 套件 - Ag P-SERS 包含了 Mira/Misa 用使用-P-SERS 基材行 SERS 分析所需的件。套件包含了一个一次性抹刀、一个移液管、品小瓶和 2 个-P-SERS 条。